
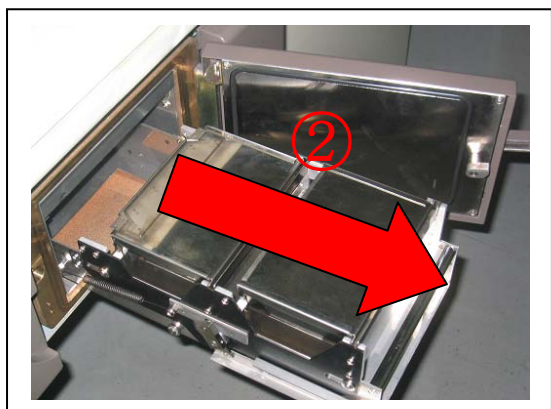


明大寺地区 1200EX のフィルムカセットの引き出し方に関しまして

○明大寺地区の 1200EX におきましては、写真撮影時に、まれに、フィルムがつまり、下図の引出が出しにくくなることがあります。(ピーという音が鳴ります。) その際には PHS : 6631 に御連絡下さい。もし電話が繋がらないときには下記の手順をお試しください。

1. モニターの PAGE を切り替えて下さい。(音が消えます。)
2. カメラ室の排気を行う。
3. カメラ室の扉が開いたら、引出を少し上に持ち上げるように力を入れたのち、手前に引き出して下さい。

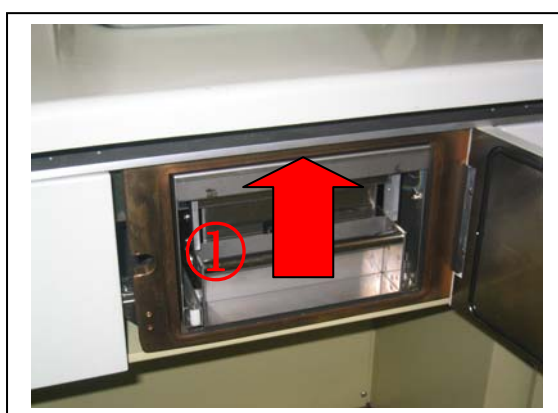

4. 次にフィルムボックスと、受けボックスを外して頂き、カメラ室の中を、下から覗きこみます。すると下図のような部分が見えると思います。



5.上図の赤い四角で囲んだ部分に大きな円盤のストッパーがありますので、これを円盤から離す方向に少し動かして下さい。

注：このとき円盤が自動的に動きますので指等挟まないように注意して下さい。

6.円盤にはストッパーが引っ掛かる点が2点あります。円盤下の引出がカメラ室の真ん中ぐらいで停止する位置でストッパーを引っ掛けて下さい。（ストッパーを外せば円盤は何度でも回りますので確認して下さい。）

7.フィルムボックスと受けボックスを戻して、引出を締め、カメラ室の扉を閉めて下さい。

30分程度でカメラ室の真空引きが終了しますので、その後、フィルムが遅れるか2枚写真を撮ってみてください。2枚連続で写真が撮れればとりあえず問題はありません。