

EM208S 電子顕微鏡の使用法+α

これまでにあったトラブル編

1. チラーが故障した。（冷却水が冷却されず、電子顕微鏡が温度以上にて停止）

→原因：チラー（冷却水循環装置）の故障

日本電子データム矢沢さんに連絡

Te1 0 5 2—5 8 6—0 5 9 1

e-mail myazawa@jeol.co.jp に連絡して業者に来ていただく。

注：業者の連絡先はEM208Sのチラーの上に貼ってあるが、直接は生理研と取引がないため、日本電子データムを仲介に入れる。

注：上記に関連して、一年に一度は室外機の掃除を行う。（本機は空冷式）

手順は以下の通り

EM208Sのチラー（冷却水循環装置）の室外機掃除



○一年に一回ラジエータの部分を水で洗う。

0、玄関に見える守衛さんをお願いして、電子顕微鏡室西側北の扉の鍵を開けていただく。

1、写真正面の4本のネジを外し、中のラジエータを水で洗う。

2、背面のラジエータを水で洗う

注、正面ファンが付いている部分はできるだけ水をかけないようにする。