

## 取扱説明書

この装置は、商用 100V 電源を使用しますので、安全に使用するために、以下の使用手順を順守してください。

\* 接続、使用にあたっては、必ず保護責任者のもとでおこなってください。

1. コントローラのコンセントにソケットの電源ケーブルを接続する。
2. ソケットのSWが両方ともオフになっていることを確認。
3. ソケットにLED電球を取り付ける。  
**【注意！！】**  
10W以上の電球を使用しないこと。  
両方のソケットに電球を取り付ける(片方のソケットだけで使用しない)こと。
4. 筋肉に電極を貼りつけて、マッスルセンサーが確実に動作していることを確認。
5. 専用コードを使用してコントローラの入力にマッスルセンサーの出力(PC端子を使用)を接続する。
6. コントローラの電源コードを100Vコンセントに接続。
7. 筋肉に力を入れた時に、コントローラのネオン管(パイロットランプ)が点灯することを確認する。
8. 発光させる電球のSW1かSW2をオンにする。\* 2個同時点灯も可能です。

**注意：**  
マッスルセンサーの電極を取り外す場合は、  
電球ソケットのSWを必ずオフにしてからおこなうこと！

